



PRO-Clean™ | FELÜLETI FEHÉRJE TESZT

A PRO-Clean egy gyors és pontos eszköz felületek tisztaságának ellenőrzésére. Segít biztosítani a termékminőséget a fehérjemaradványok tisztítás utáni kimutatásával. Egyszerűen csak mintát kell venni a felületről, hozzáadni a reagenst, és amennyiben a felületen fehérje szennyeződés van, úgy a teszt lila színreakciót ad. Minél több szennyeződés van jelen, annál gyorsabb és sötétebb a színváltozás. A PRO-Clean azonnal igazolja a felületi tisztaságot, amely lehetővé teszi az azonnali kiigazító intézkedések meghozatalát, ha szükséges.

ELŐNYEI:

- eredmény 1-10 perc alatt
- könnyen értelmezhető színreakció – nem igényel egyéb kiegészítő eszközt
- az egyedülállóan stabil reagens következetes eredményeket ad
- előre nedvesített mintavevő hegy segíti a megbízható mintavételt, felhasználást és érzékelést
- 100%-ban újrahasznosítható
- 18 hónap eltarthatóság szobahőmérsékleten vagy hűtött körülmények között egyaránt (2-25°C-on)

ÉRZÉKENYSÉGE:

- 80 µg fehérje kimutatása 1 perc alatt
- 50 µg fehérje kimutatása 5 perc alatt
- 20 µg fehérje kimutatása 10 perc alatt
- elhanyagolható mennyiség, amennyiben 10 percet követően sincs színváltozás

SZÍNREAKCIÓ:



PRO-CLEAN ELJÁRÁS LÉPÉSEI:

