

DIP-SLIDE

Flexibilis lemezek felületek és folyadékok mikrobiológiai ellenőrzésére
ISO 18593

Kimutatható mikroba	Agar típusa (oldalak szerint)	Cikkszám	Kiszerezés (db/doboz)
CONTACT SLIDE 1			
Összcsíraszám	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525262	20
Enterobaktériumok	V.R.B.G. AGAR + NEUTRALIZÁLT (Enterobaktériumok)	LFCH53526	120
CONTACT SLIDE 2			
Összcsíraszám	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525272	20
Penész/élesztő	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT (penész/élesztő)	LFCH53527	120
CONTACT SLIDE 3			
Összcsíraszám	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525302	20
Staphylococcus	VOGEL JOHNSON AGAR (Staphylococcus)	LFCH53530	120
CONTACT SLIDE 4			
Pseudomonas	CETRIMIDE AGAR + NEUTRALIZÁLT (Pseudomonas)	LFCH525282	20
Penész/élesztő	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT (penész és élesztő)	LFCH53528	120
CONTACT SLIDE 5			
Enterobaktériumok	V.R.B.G. AGAR + NEUTRALIZÁLT (Enterobacteriaceae)	LFCH525312	20
Fekál streptococcus	BILE ESCULIN AGAR + NEUTRALIZÁLT (fekális Streptococcus)	LFCH53531	120
CONTACT SLIDE 8			
Összcsíraszám	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525622	20
Kóliform	V.R.B.L. AGAR + NEUTRALIZÁLT (kóliformok)	LFCH53562	120
CONTACT SLIDE 9			
Összcsíraszám	"PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525322	20
Összcsíraszám	"PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH53532	120
CONTACT SLIDE 10			
Penész/élesztő	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT (penész és élesztő)	LFCH525452**	20
Staphylococcus	VOGEL JOHNSON AGAR (Staphylococcus)	LFCH53545*	120
CONTACT SLIDE CHROM 1 (kromogén)			
E.coli/Kóliform	CHROMATIC SELECTIVE E.COLI-COLIFORM (E.coli és kóliform)	LFCH525292	20
Salmonella	CHROMATIC CHROMATIC SALMONELLA (Salmonella)	LFCH53529	120
CONTACT SLIDE CHROM 2 (kromogén)			
E.coli/Kóliform	CHROMATIC SELECTIVE E.COLI-COLIFORM (E.coli és kóliform)	LFCH525392	20
CONTACT SLIDE CHROM 3 (kromogén)			
E.coli/Kóliform	CHROMATIC SELECTIVE E.COLI-COLIFORM (E.coli és kóliform)	LFCH525462	20
CONTACT SLIDE TSA1			
Összcsíraszám	TSA + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525472	20
CONTACT SLIDE TSA2			
Összcsíraszám	TSA + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525482	20
Penész/élesztő	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT (penész és élesztő)	LFCH53548	120
Cultura-M mini inkubátor		INT690000	

A Bentley Labor Kft. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a devizaárfolyam 2%-ot meghaladó emelkedése esetén vagy gyártói árváltozás esetén módosítsa árait.

* Minimális rendelési mennyiség 10 db

** Minimális rendelési mennyiség 50 db



www.bentleylab.hu

Bentley Labor Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100



DIP-SLIDE

Flexibilis lemezek felületek és folyadékok mikrobiológiai ellenőrzésére ISO 18593


A DIP SLIDE-ok agarral bevont lemezek felületi mintavételezéshez, folyadékok vizsgálatához. A lemezek két oldalára azonos vagy eltérő típusú táptalaj van felvívve, így akár két minta vagy két mikroorganizmus együttes vizsgálata is megoldható. A tesztek használata nem igényel laboratóriumi háttérrel és rendkívül egyszerű a használatuk, ezért közkedvelt önellenőrzési forma élelmiszer-, kozmetikai ipari gyártók esetében.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

1. Csavarja el és húzza ki a lemezt a tartályból az agar érintése nélkül.
2. Mintavételi módok: szilárd felületre nyomjuk, folyékony mintába mártjuk vagy vattapálcával visszük fel a mintát a lemezre
3. Tegye vissza a lemezt a tartályba és inkubálja 36 °C (+/- 1 °C) 24-48 órán át. Élesztők meghatározásához további 24-48 óra szükséges 25-30 °C-on.

EREDMÉNY ÉRTÉKELÉS

Telepek

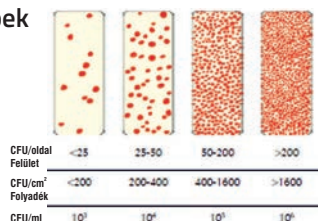

TELEPEK MEGJELENÉSE

Tápközeg		E.coli	Proteus spp.	Klebsiella spp.	Pseudomonas spp.	Streptococcus spp.	Staphylococcus spp.	Élesztő/Penész
V.R.B.G agar	Telep külleme	vörös-lila	vörös-lila	vörös-lila	színtelen	gátolt	gátolt	gátolt
	Tápközeg színe	vörös-lila	vörös-lila	vörös-lila	vörös			
V.R.B.G agar	Telep külleme	vörös-lila	színtelen	vörös-lila	színtelen	gátolt	gátolt	
	Tápközeg színe	vörös-lila	színtelen	vörös-lila	vörös			
Rose Bengal agar	Telep külleme	gátolt	gátolt	gátolt	részleges gátlás	gátolt	gátolt	rózsaszín-fehér
	Tápközeg színe							rózsaszín
Vogel Johnson agar	Telep külleme	gátolt	részleges gátlás	gátolt	gátolt	gátolt	fekete	
	Tápközeg színe							
Epeeszkulin agar	Telep külleme	gátolt	részleges gátlás	részleges gátlás	gátolt	fehér	gátolt	
	Tápközeg színe					fekete		
Cetrimide agar	Telep külleme				zöld			
	Tápközeg színe				fehér			
PCA agar + TTC	Telep külleme	vörös	vörös	vörös	vörös	vörös	vörös	vörös
	Tápközeg színe	sárga	sárga	sárga	sárga	sárga	sárga	sárga



TÁROLÁS:

10-25 °C

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

9 hónap

(kivételesen 3 és 10-6 hónap)

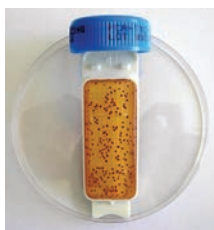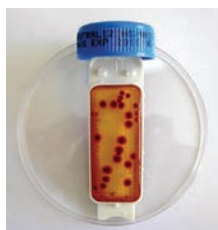

Cultura M mini inkubátor DIP Slide tesztek inkubálásához



www.bentleylab.hu

Bentley Labor Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

